

Probenahme für Methan, Stickstoff, Argon in Headspace-Vials

Je Probe 3 x 100 ml Headspace-Vials

- Jede verwendete Glasflasche ist 2 – 3 mal mit dem Probenwasser zu spülen.
- Danach wird ein Probennahmeschlauch bis knapp über Flaschenboden eingeführt und die Flasche langsam bis zum Überlaufen befüllt.
- Glasflasche mit Bördelzange gut verschließen. Bördelkappe darf nicht mehr beweglich sein.
- Bezeichnung der Entnahmestelle mit Entnahmedatum sowie die Flaschennummer in der Reihenfolge der Befüllung auf der Flasche vermerken.

Lagerung

- Ist ein direkter Versand nicht möglich sollten die Proben kühl, falls möglich bei 4°C, und dunkel gelagert werden.